

BREVE GUIDA SULLA DISTANZA DI LAVORO




Distanza di lavoro dalla base



Distanza di lavoro con spazio per l'oggetto

La distanza tra l'obiettivo e l'oggetto è la distanza di lavoro.

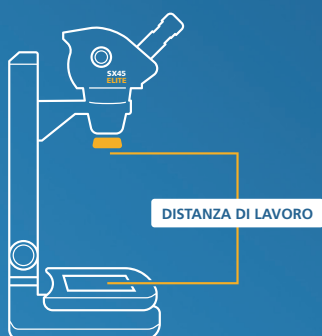

Ampia distanza di lavoro con obiettivo a basso ingrandimento.

Offre più spazio per gli strumenti, ma ha un minore ingrandimento.



Distanza di lavoro standard



Minor distanza di lavoro con obiettivo ad alto ingrandimento.


Sono disponibili ingrandimenti più **elevati** ma a discapito della distanza di lavoro.

COME AVERE AMPIA DISTANZA DI LAVORO E INGRANDIMENTI MAGGIORI.



Aumentare l'ingrandimento senza modificare la distanza di lavoro.

Cambiando gli oculari da 10x con quelli da 15x o 20x.

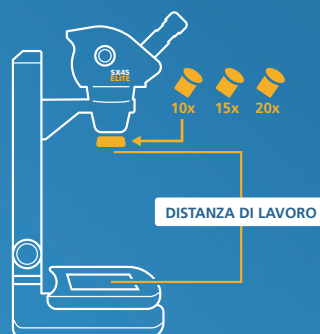

Aumentare la distanza di lavoro senza ridurre l'ingrandimento.

Combina un obiettivo a basso ingrandimento con oculari più potenti per avere lo stesso ingrandimento ma una distanza di lavoro maggiore.

La distanza di lavoro è utile per capire se un sistema può essere usato per lavorare con degli strumenti/attrezzi.